



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI İÇME-KULLANMA SUYU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Adres Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR
Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK :03/ KDML

Yayın Tarihi: 01.07.2024

Revizyon Tarihi/ No:

Sayfa No: 1/1

İÇME KULLANMA SUYU MİKROBİYOLOJİ NUMUNELERİ:

NUMUNE ALINIŞ ŞEKLİ :

Laboratuvara getirilen numune, asıl numuneyi temsil etmelidir.

Orijinal ambalaj dışındaki su numuneleri için İl Halk Sağlığı Laboratuvarından ücreti karşılığı, Dezenfekte edilmiş olan sular için steril, koyu renkli, %1.8 Na₂S₂O₃ - Sodyum thio sülfatlı şişe temin edilir.

Su, şişeye ağzına kadar doldurulmamalıdır. 1/10 luk bölümü boş bırakılmalıdır. Numuneyi alan kişinin elleri temiz olmalıdır. Su numunesi alındıktan sonra kapak hemen kapatılıp, etiketlenmeli, laboratuvara ulaştırılana kadar 5±3°C soğukta saklanmalıdır.

Laboratuvar birimlerinde analizlerin güvenilir, etkin ve verimli şekilde başlaması, devam etmesi ve sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi amacı ile mesai saatleri içerisinde numune kabul işlemi yapılır. Bayram tatillerinde ve iki gün öncesinde, resmi tatiller arasına isabet eden bir veya yarım günlük çalışma günlerinde numune kabul edilmez.

1. Çeşmelerden Su Numunesi Alınması

Çeşmenin musluk çevresi alkol ile iyice silinir ve yakılır. Çeşmeden 30 sn kadar tazyikli su akıtılır. Şişenin ambalajı çıkarılır. Suyun klorlu veya kloruz olmasına göre seçilen numune şişesinin kapağı dikkatle açılır. Şişe alttan tutularak ağzı alevden geçirilir, doldurulur, kapak el değdirmeden kapatılır.

2. Depo veya Adi Kuyudan Su Numunesi Alınması

Eller iyice yıkandıktan sonra, ambalajı dikkatle çıkarılan şişenin boynuna alkolle batırılmış bir sicim bağlanır, kapağı açılan şişenin ağzı alevden geçirilir. Şişe ipten tutulup, numune alınacak yere daldırılarak doldurulur, kapak el değdirmeden kapatılır.

3. Tulumbalı Kuyudan Numune Alınması

a) İlk açılan borulu kuyularda pompalama ile numune alınacağından pompalama işinde kullanılacak tulumba ve borular; litresinde en az 10 mg aktif klor bulunan klorlu su ile dezenfekte edilecektir. Bir saatlik devamlı pompalamadan sonra madde 1’de anlatıldığı şekilde numune alınacaktır.

b) Halen kullanılmakta olan borulu kuyulardan numune alınması durumunda, madde 1’de anlatıldığı şekilde numune alınacaktır.

NUMUNENİN GETİRİLİŞ ŞEKLİ VE SÜRESİ:

İnsani Tüketim Amaçlı Su (İçme Kullanma, Şebeke, Artezyen, Kuyu, Proses) numuneleri; ağızları kapalı ve güneş veya herhangi bir ısıya maruz bırakılmadan, soğuk zincir kurallarına uygun şartlarda (+2 °C, +8°C’de) numune bilgilerini içeren bir dilekçe ile birlikte getirilmeli veya Numune Kabul Biriminden veya izhsl.ihsm.gov.tr ‘ den temin edilen Deney Talep Formu doldurulmalıdır. Resmi olarak gelen örneklerde mühür olmalıdır.

Numune alımından itibaren; alınan su numunesi, alındığı gün en geç 6-8 saat içinde ve en geç saat 16⁰⁰ ya kadar Numune Kabul Birimi’ne getirilmelidir.

NUMUNENİN AMBALAJI, MİKTARLARI VE ANALİZ SÜRELERİ:

“İnsani
Tüketim
Amaçlı Sular
Hakkında

1-Ruhsata esas analiz (Bakteriyolojik)

- 1 lt’lik steril %1.8 Na₂S₂O₃ - Sodyum thio sülfatlı, koyu renkli PET şişe

Analiz süresi: Su numunelerinin analiz süreleri, ilgili yönetmelik parametrelerinin uygunluk veya uygunsuzluğuna bağlı olarak 3 ile 5 gün arasında değişmektedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR .

F:50/KYB

Yayın Tarihi : 01.07.2024

Revizyon Tarihi / No:00/00



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİ
LABORATUVARI İÇME-KULLANMA SUYU
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

Adres Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR
Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK :03/ KDML

Yayın Tarihi: 01.07.2024

Revizyon Tarihi/ No:

Sayfa No: 2/1

**Yönetmelik”
Kapsamında**

2- Kontrol İzleme Analizi (Bakteriyolojik)

-1 lt'lik steril %1.8 Na₂S₂O₃ - Sodyum thio sülfatlı, koyu renkli PET şişe
Analiz süresi: Su numunelerinin analiz süreleri, ilgili yönetmelik parametrelerinin uygunluk veya uygunsuzluğuna bağlı olarak 2 ile 4 gün arasında değişmektedir.

3-Zehirlenme (Salgın) Kontrolü(Bakteriyolojik)

-1 lt'lik dört adet steril %1.8 Na₂S₂O₃ - Sodyum thio sülfatlı, steril koyu renkli PET şişe

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR .

F:50/KYB

Yayın Tarihi : 01.07.2024

Revizyon Tarihi / No:00/00



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHSL

REVİZYON İZLEME FORMU

Sayfa No: 1/1

Laboratuvar / Birim: Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Doküman Kodu	Dokümanın Adı		İlk Yayın Tarihi	Yeni Yayın Tarihi/No
NKK :03 / KDML	İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı İçme Kullanma Suyu Numune Kabul Kriterleri		01.07.2024	--
Revizyon Tarihi/No	Madde No	Çıkan Metin / Değişen / Eklenen Metin		