



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**VİROLOJİ LABORATUVARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ, ENTEROVİRÜS
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON
LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ**

Adres: Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR
Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK:01/VİR-02

Yayın Tarihi:08.11.2023

Revizyon Tarihi/ No: 00/00

Sayfa No: 1/3

NUMUNENİN ALINIŞ ŞEKLİ:

Numune Alım Faaliyetlerinin İzlenebilirliği için Numune Alım Fişinin doldurulması :

- Numune alım tarih ve saati,
- Numuneyi alan kişinin adı-soyadı,
- Numune alım yerinin açık adresi,
- Numune alım noktasının kesin tarifi,
- Numune alım noktasının yapısı,
- Numunelerin konduğu numune kabı sayısı,
- Alandaki ölçümlerin (pH, klor gibi) sonuçları,
- Çevredeki ya da su yüzeyindeki anomaliler, kaydedilmelidir.

Numune Alım Noktalarının Dezenfekte Edilmesi

- Varsa filtreleri kaldırınız, musluk ağızlığını çıkarınız
- Numune alımından önce alevle dezenfekte ediniz
- Çeşmeyi açınız
- Suyu en az 30 saniye akıtınız (alevle dezenfekte etme durumunda çeşmeyi tekrardan soğutmak için)
- Su numunesi alma işlemine başlayabilirsiniz

Numune Alım Yöntemleri:

1.Sürekli Akışın Olduğu Noktalardan Yapılan Numune Alımları

- Borunun dış bölümü alevle dezenfekte ediniz.
- Numune kabına suyu taşırmayacak bir şekilde koyunuz.
- Numune kabını doldururken, hava payı için 1/10 luk bir bölümünü bırakınız.
- Numune kabının ağızını ve kapağının iç kısmını parmakla tutmaktan kaçınınız.

2.Çeşmeden numune alımı

- Musluğun contalarını, musluk ağızlığını, vs çıkarınız.
- Musluğu alevle dezenfekte ediniz.
- Boruların temizlenmesi için bir kaç saniye boyunca suyu yüksek debide akıtınız.
- 30 saniye boyunca normal debiyle akıtınız.
- Numuneyi numune kabına suyun taşmayacağı bir şekilde koyunuz.
- Numune kabını doldururken, hava payı için 1/10 luk bir bölümünü bırakınız.
- Numune kabının ağızına ve kapağının iç kısmına elinizi değdirmeyiniz

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**VİROLOJİ LABORATUVARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ, ENTEROVİRÜS
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON
LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ**

Adres: Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR

Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK:01/VİR-02

Yayın Tarihi:08.11.2023

Revizyon Tarihi/ No: 00/00

Sayfa No: 2/3



3. Bir su kaynağından numune alımı

a. Bir yer altı kaynağından su alımı durumunda :

- Numune alımını yapan kişi dezenfekte edilmiş botlar giyilmeli ya da ayakkabılarının üzerine galoş takılmalıdır.
- Sterilizasyona dikkat ederek numune alınmalıdır.
- Numune almak için kova ve halat kullanılmamalıdır.

b. Nehirden numune alım durumunda :

- Uzunca bir sopa yardımıyla numune alımını gerçekleştiriniz.
- Numune alımı için numune kapları yüzeyden 50 cm derinliğe daldırınız.

NUMUNENİN GETİRİLİŞ ŞEKLİ VE SÜRESİ:

- Numuneleri ışıktan koruyunuz
- 5+/-3°C dereceleri arasındaki izotermik kapta saklayınız.
- Laboratuvara olabildiğince çabuk götürünüz.
- Numunelerin laboratuvara taşınma süresi 4 saatten fazla ise, numuneler izotermik kap yerine bir soğutucuya konmalıdır.
- Eğer numunelerin laboratuvara taşınma süresi 8 saatten fazla ise, numunelerin konulduğu kabın sıcaklığının kontrol edilmesi gereklidir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

F:34/KYB

Yayın Tarihi : 08.11.2023/00

Revizyon Tarihi / No:00/00



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**VİROLOJİ LABORATUVARI
HÜCRE KÜLTÜRÜ, ENTEROVİRÜS
İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON
LABORATUVARI
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ**

Adres: Kozağaç Mah.Özmen Cad. No:147/4 Buca/İZMİR
Tel: (0232) 224 12 12 Faks: (0232) 224 59 89

Kod No: NKK:01/VİR-02

Yayın Tarihi:08.11.2023

Revizyon Tarihi/ No: 00/00

Sayfa No: 3/3

NUMUNENİN AMBALAJI, MİKTARLARI VE ANALİZ SÜRELERİ:

Numunenin Ambalajı :Enterovirus analizi için numune kabı kurumumuzdan ücreti karşılığı temin edilebilir veya burgu kapaklı temiz plastik bidonlar kullanılabilir.

Numunenin Miktarı : Enterovirus analizi için en az 10 L su numunesi alınmalıdır. Numunenin cinsine göre gerekirse 100 L su numunesi alınabilir. Analiz için ortamın temsilcisi olabilecek numunenin alınması gereklidir.

Analiz Süresi:Toplam 14 gündür.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

F:34/KYB

Yayın Tarihi : 08.11.2023/00

Revizyon Tarihi / No:00/00



Sayfa No: 1/1

Laboratuvar /
Birim[illegible]

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

F:21/KYB

Yayın Tarihi : 08.11.2023/00

Revizyon Tarihi / No:00/00